

 <p>ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2010</p>	<p>Makine Mühendisliği Bölümü Kudos SK3310Hp Ultrasonik Yıkayıcı Kullanım Talimatı</p>	Dok. No	1
		Yayın Tarihi	15.05.2024
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	
		Sayfa Sayısı	2

1. Cihazın Genel Tanımı

Kudos SK3310Hp ultrasonik yıkayıcı, hassas parçaların temizlenmesi için tasarlanmıştır. Ultrasonik titreşimlerin kullanılması, etkili ve hızlı temizlik sağlamaktadır.

2. Güvenlik Önlemleri

- Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve talimatları uygulayın.
- Cihazı kullanırken uygun kişisel koruyucu ekipmanları (gözlük, iş eldiveni, iş önlüğü vb.) kullanın.
- Cihazı kullanmadan önce, cihazın elektrik bağlantılarını kontrol edin ve hasarlı bir durum fark ettiğiniz durumda sorumlu kişiye bildirin.
- Cihazı kullanırken yakınında yanıcı maddeler bulundurmeyin.
- Acil bir durumda, cihazı hemen kapatın ve yetkili acil durum ekipleriyle iletişime geçin.

3. Cihazın Kullanımı

- Cihazı düzgün bir yüzeye yerleştirin ve düşme riskini engelleyin.
- Temizlenecek parçaları uygun bir aparat veya tutucu içine yerleştirin.
- Cihazın su tankını uygun temizleyici veya su ile doldurun. Önerilen su seviyesini aşmayın.
- Cihazın kontrol panelini kullanarak uygun sıcaklık ve süre ayarlarını yapın.
- Parçaları sıvıya yerleştirin ve cihazı başlatın.
- İşlem tamamlandıktan sonra, parçaları su tankından çıkarın ve iyice kurutun.

4. Bakım ve Temizlik

- Cihazı kullanımdan önce ve sonra düzenli olarak temizleyin.
- Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız, su tankını boşaltın ve cihazı temiz ve kuru bir ortamda saklayın.
- Cihazın iç ve dış yüzeylerini yumuşak bir bezle silin ve kuru tutun.

5. Sorun Giderme ve Servis

Cihazla ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, talimatları kontrol edin ve sorunu gidermek için yetkili kişiye haber verin. Sorun çözülemezse, yetkili servis ekibiyle iletişime geçin ve gerektiğinde teknik destek alın.

6. Kullanım Sonrası İşlemler

- İşlem tamamlandıktan sonra, cihazı kapatın ve güç kaynağını kesin.
- Cihazın etrafındaki atık malzemeleri temizleyin ve cihazı düzenli hale getirin.

Bu talimatlar, Kudos SK3310Hp ultrasonik yıkayıcı cihazının güvenli ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Lütfen bu talimatları dikkatlice izleyin ve herhangi bir sorunuz varsa, yetkili personelle iletişime geçin.

<p>HAZIRLAYAN 15/05./2024 Prof. Dr. Fatih YILDIZ Laboratuvar Sorumlusu</p> <p>İMZA </p>	<p>ONAYLAYAN/...../.....</p> <p>Dekan</p> <p>İMZA</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------